

# BETRIEBSANWEISUNG

über den Umgang mit  
Geräten, Apparaturen und Einrichtungen  
in Verbindung mit der Laborordnung und den Laborrichtlinien

Freie Universität Berlin

FB BioChemPharm, Fabeckstr. 34/36

Arbeitsplatz: U209-214,  
F201/203, U 412

Tätigkeit: Arbeiten mit  
Bunsenbrenner  
(Erdgasversorgung)

## EINRICHTUNG – GERÄT – APPARATUR

### Bunsenbrenner

als Heizquelle für analytische und präparative  
Arbeiten im Grundpraktikum

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Explosions- und Brandgefahr bei unsachgemäßer  
Benutzung



Gefahr von Verbrennungen an heißen  
Oberflächen und heißen Gasen

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



**Bedienung nur nach Unterweisung durch  
diensthabenden Assistenten!**

**Bunsenbrenner dürfen nicht im A- und O-Abzug betrieben  
werden**