

Datum:

Bitte kontrollieren Sie die Waagen des Praktikums (ausgenommen die Analysenwaage im IR-Raum). Verfahren Sie dazu wie folgt:

Jedem Praktikumsraum ist eine elektronische Waage zugeordnet. Die älteren Waagen haben 2 Messbereiche. Man erkennt den Messbereich an der Zahl der Nachkommastellen: Im unempfindlichen Modus sind es eine, im empfindlichen Modus sind es zwei Nachkommastellen. Die Umschaltung erfolgt durch Drücken der „R-Taste“. Die neuen Waagen haben nur einen Messbereich.

Bitte schalten Sie bei den alten Waagen nacheinander beide Messmodi ein, warten Sie biss die Waage „Null“ anzeigt und tariieren Sie gfls. Legen Sie dann das ausgehändigte Gewicht auf und überprüfen Sie, welchen Wert die Waage anzeigt. Bei den neuen Waagen legen Sie nach dem Tariieren auf „Null“ bitte das Gewicht auf und lesen Sie ab!

Ausgehändigtes Gewicht: g

	31.01	31.03	31.04	31.06	36.01	36.02	36.03	36.15	36.16
Bereich 1									
Bereich 2									

Wenn Sie darüber hinaus noch ein paar mechanische Waagen entdecken, so überprüfen Sie bitte auch, ob sie richtig anzeigen oder ob es andere Mängel gibt (Anzeige zu dunkel, unscharf oder ausgefallen.) Diese Waagen haben nur einen einzigen Messbereich.

Standort					
Ablesewert					
Display Helligkeit					
Display Schärfe					