


Betriebsanleitung Vakuumtrockenschrank

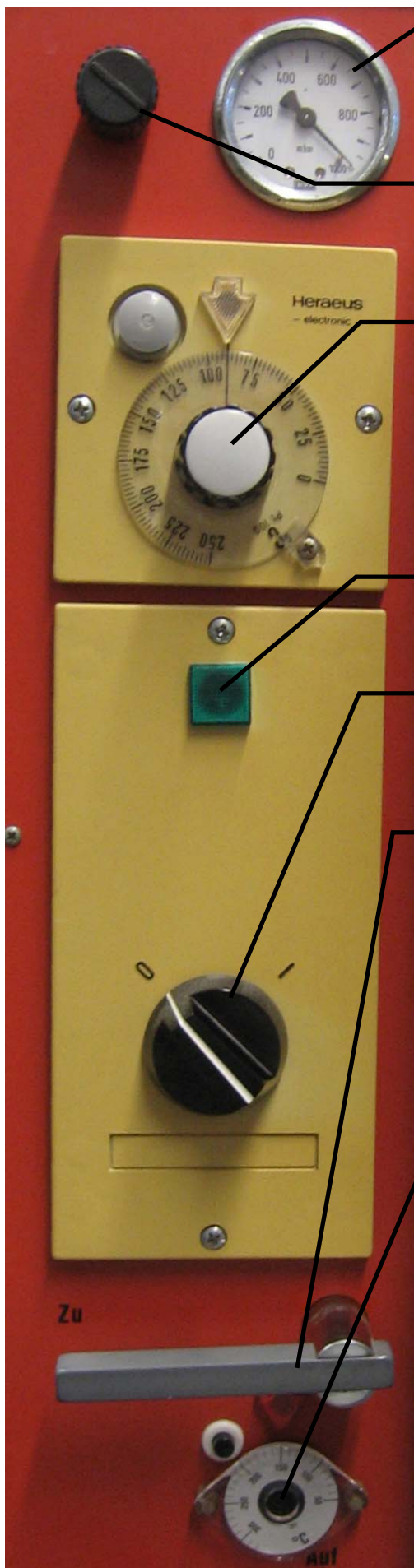

Manometer
(Zeigt Innendruck an.)

Belüftungsventil

Solltemperatureinstellung

Kontrolleuchte

Hauptschalter

Ventil
Der Schrank kann damit wahlweise von der Pumpe getrennt werden. Zum Evakuieren muss das Ventil nach unten in die Stellung „Auf“ gebracht werden.

Sicherheitstemperaturwächter.
Wichtig: Immer zusammen mit der Betriebstemperatur einstellen, wenn der Schrank unbeaufsichtigt über Nacht laufen soll.
Wenn die Betriebstemperatur überschritten wird, schaltet der Wächter den Schrank ab. Soll eigentlich mit einem Schraubendreher eingestellt werden – mit dünneren Fingern kommt man aber auch ohne Werkzeug hinter die Scheibe.
Hat der Wächter ausgelöst, leuchtet der rote Pfeil. Nach Abkühlen mit schwarzem Knopf rückstellen.
Ist die Auslösetemperatur des Wächters versehentlich niedriger eingestellt als die Solltemperatur, führt das nach kurzer Zeit zur Abschaltung!