

# BETRIEBSANWEISUNG

über den Umgang mit  
Geräten, Apparaturen und Einrichtungen  
in Verbindung mit der Laborordnung und den Laborrichtlinien

Freie Universität Berlin

FB BioChemPharm, Fabeckstr. 34/36

Arbeitsplatz: U209-214,  
F201/203, U 412

Tätigkeit: Arbeiten mit  
Magnetrührern (mit/ohne  
Heizplatte)

## EINRICHTUNG – GERÄT – APPARATUR

### Magnetrührer (mit/ohne Heizplatte)

zum Rühren von Lösungen und Verwendung als Heizquelle  
für analytische und präparative Arbeiten

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Explosions- und Brandgefahr bei unsachgemäßer  
Benutzung  
Gefahr von Verbrennungen an heißen  
Oberflächen

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



**Bedienung nur nach Unterweisung durch  
diensthabenden Assistenten!**

**Magnetrührer dürfen nicht im A- und O-Abzug betrieben  
werden**